

Với Camera HD, Microscope HD, chỉ cần kết nối trực tiếp với màn hình qua dây HDMI là có thể quan sát hình ảnh có độ phân giải cao.

Ngoài ra, khác với Camera USB, ưu điểm lớn của dòng này là hình ảnh không bị hiển thị chậm và bị rơi điểm ảnh.

Tuy nhiên, cần chú ý tới việc sử dụng màn hình để kết nối.

1. Hãy sử dụng màn hình có độ phân giải trên 1920x1080 (full HD)

(Sử dụng màn hình có thể tương thích với 1080P hoặc full HD)

2. Nếu có thể, hãy sử dụng màn hình không có TV Tuner.

(Khuyến khích sử dụng màn hình PC hoặc màn hình dùng trong công nghiệp.

Với tivi có TV tuner dùng tại gia đình, có thể xảy ra trường hợp không thể hiển thị hình ảnh do vấn đề về tín hiệu.)

3. Ở máy tính xách tay, có cổng HDMI. Tuy nhiên vì đây là cổng xuất tín hiệu, nên dù có kết nối vào cũng không thể hiển thị hình ảnh.



Là cổng xuất tín hiệu, không thể kết nối để hiển thị hình ảnh.